

Lab Cleaner™

实验室污染清除产品系列

防霉除菌系列



实验室专用超长效杀菌剂
PSC-0500



精密仪器清洁消毒剂
EXC-0500



细胞房专用杀菌清洁剂
CRC-0500



超净台/安全柜绿色杀菌清洁剂
SCN-0500

目前, 实验室微生物及气溶胶的污染情况普遍存在, 主要是细菌、真菌和支原体等, 极易引发生物安全事件。为了保证实验的准确性和科学性, 保证实验室的生物安全, 控制实验室微生物污染已经成为实验室重要的安全管理工作。

实验室生物安全管理工作困难重重; 细胞实验室培养过程中, 杂菌的污染是一个比较普遍存在的现象。在高致病性病原微生物实验活动中, 为了确保实验结果的准确性, 消灭杂菌显得尤为重要。

此外, 医院检验科集中了医院送检的人体血液、体液、排泄物、分泌物等各类标本, 这些标本大多带有致病微生物, 并且在检验过程中产生的气溶胶会污染空气, 从而影响实验结果的准确性 (如核酸气溶胶污染)。

在化学和生物实验过程中, 经常会产生各种难闻的, 有腐蚀性的、有毒有害的气体。这些有害气体如不及时排除, 就要造成室内空气污染, 影响实验人员的健康与安全; 同时影响仪器设备的精度和使用寿命。

除异味系列



实验室异味清除剂
OCN-0500

分子气溶胶污染清除系列

核酸污染清除剂 PCN-0500



Lab Cleaner™ 实验室污染清除产品系列



PCR Cleaner是一种非破性、无腐蚀性的核酸去除溶液。

具有与表面活性剂十分相似的理化性质，如化学稳定性和耐热性。主要原理是在溶液中有效组分的联合作用下，改变吸附在仪器和实验台表面的核酸的电荷分布，促进核酸脱离被吸附表面，然后再结合擦拭过程中产生的剪切力，进一步使得污染核酸从吸附表面分离出来，进入PCR Cleaner试剂体系中，从而达到去除表面核酸污染的效果。另外，PCR Cleaner可在常温条件下非酶水解核酸链，达到去除污染的效果。

Exquis Cleaner是一款针对实验室精密仪器设计的长效防污清洁剂。

对仪器表面进行杀菌和抗霉斑保护，作用持久有效。同时消除仪器表面的有害微生物及其产生的异味。并且不含任何有毒或腐蚀性成分，使用后对周围环境无危害。

Persis Cleaner是一款高性价比的实验室长效广谱杀菌剂。

不同于市面现有零售产品只能在短时间内起到清洁消毒作用，它的革命性系统配方能够杀灭作业面上的细菌病毒微生物，同时提供长久保护。实验室环境得到保护的同时，也避免了异味带来的困扰。



Space Cleaner是一款专为超净台/生物安全柜作业表面防污染设计的绿色清洁剂。

可安全用于任何防火阻燃性材料。可有效消灭20多种病毒和细菌气溶胶，保护操作实验员的健康及安全。

c-Room Cleaner是一款专业针对细胞房防污设计的清洁剂。

可生物降解，无毒无腐蚀性。可以去除细胞房实验室的大量污垢和清洁后最少量的污物再沉积，有效防止污物重生的同时，使得后续的清洁更容易。为细胞学实验提供干净无异味的实验环境。

Odor Cleaner是一款独特配方的生物环保智能酵素。

专用于杀灭实验室产生异味的有机物质。通过中和异味，抑制其臭味挥发性方法解决异味问题，而不是掩盖异味。清洁后，可有效防止实验室内污点发霉和霉菌滋生。



货号	产品名称	产品规格	使用说明
PCN-0500	核酸气溶胶污染清除剂（PCR Cleaner）	500 mL*2/盒	AB瓶各在作业表面喷洒三次，用干净的纸巾擦拭。
EXC-0500	精密仪器清洁消毒剂（Exquis Cleaner）	500 mL/ 盒	①清洁作业表面污垢，擦拭干净； ②均匀喷洒物体/仪器表面，自然风干； ③建议每2周使用一次，保持最佳抗菌状态。
PSC-0500	实验室专用超长效杀菌剂（Persis Cleaner）	500 mL/ 盒	
OCN-0500	实验室异味清除剂（Odor Cleaner）	500 mL/ 盒	喷洒在作业表面，自然风干；不易清洁部位建议配合喷雾设备除臭
SCN-0500	超净台/安全柜绿色杀菌清洁剂（Space Cleaner）	500 mL/ 盒	①清洁物体表面并擦拭干净；②喷洒在作业表面，自然风干； ③生物安全柜、培养箱等密闭环境，建议使用雾化熏蒸，效果更佳。
CRC-0500	细胞房专用杀菌清洁剂（c-Room Cleaner）	500 mL/ 盒	①清洁物体表面并擦拭干净；②喷洒在作业表面，自然风干。

